


# АРМ «Лаборанта»


- Внесення та валідація результатів дослідження
- Робочий лист
- Контроль якості та карта Леві-Дженінгса

# Внесення та валідація результатів дослідження


Щоб внести результати в зареєстровану задачу потрібно обрати реєстр "**Задачі**" обрати потрібну задачу та натиснути кнопку "**Взяти в роботу**".

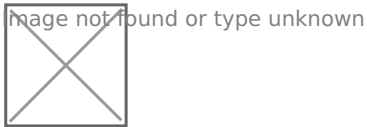

Відкриваєте карту та вносите необхідні дані в секцію "**Результат**" (попередні значення система вносить автоматично), натискаєте кнопку "**Зберегти**".

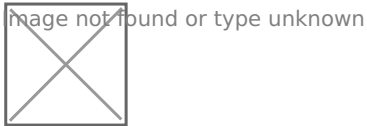

Після збереження результатів натискаємо на кнопку "**Відправити результати на валідацію**".

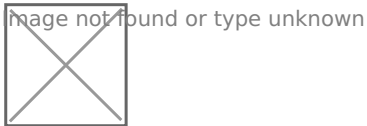

Відкрити реєстр «**На валідації**», відкрити потрібну заявку, перевірити показники та натиснути кнопку «**Валідний**».


Коли всі значення показників провалідовані натиснути кнопку «**Задачу виконано**».

# Робочий лист


В робочому листі спеціаліста відображаються задачі спеціаліста (відділу) в стані «Готова до виконання», «Виконується», «Призупинено». Для того, щоб почати працювати з задачею, достатньо обрати її в секції задач, а система автоматично відобразить показники по яким потрібно внести результат. Для внесення результатів картку задач відкривати не потрібно.

# Контроль якості та карта Леві-Дженінгса


Для доступу роботи з картою контролю якості потрібно відкрити модуль **"АРМ Лаборанта"** та обрати реєстр **"Контроль якості"**. В реєстрі відображаються всі картки **"Контроль якості"** створені організацією.

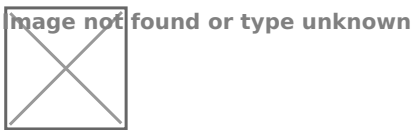

Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку **"Створити"** та в створені формі заповнити необхідні поля.

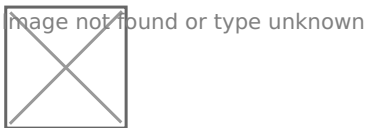


Після вибору **"Приладу"** нижній блок **"Показники"** автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі **"Показники"** по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.

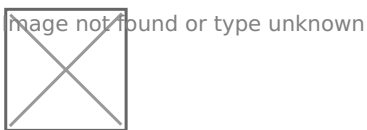

## Внесення результатів та Карта Леві-Дженінгса

**Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".**

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку **"Контролю якості"** та натиснути на вкладку **"Карта Леві-Дженінгса"**.

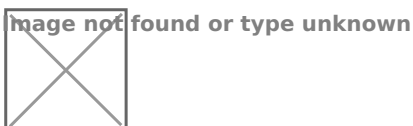


### Картка складається з трьох блоків:

1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"**(1)**;
2. Графік для карти Леві-Дженінгза**(2)**;
3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза**(3)** з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.

Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.

Image not found or type unknown

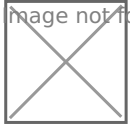

Вручну вносити результати контролю якості можна:

1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта **"Показник контролю якості"**. Заповніть поля **"Дата"** та **"Значення"**, а потім натисніть **"Ок"**. Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку **"Прийнято"**. За потреби вкажіть причину.

Image not found or type unknown



2. Skorиставшись дією **"Додати списком"** та в сформовані таблиці внести результат

Image not found or type unknown



по декількох показниках одразу.