


Інструкція по встановленню системи ЛІМС

1. Скопіюйте посилання <http://aids.network.org.ua/LIMSClientUpdate/> в адресний рядок браузера та натисніть "**Enter**" на клавіатурі.
2. Після відображення на сторінці вікна, наведеного нижче, натисніть кнопку "**Встановити**"


Image not found or type unknown




3. Після завантаження фалу "setup.exe" **натисніть** на нього двічі лівою кнопкою миші

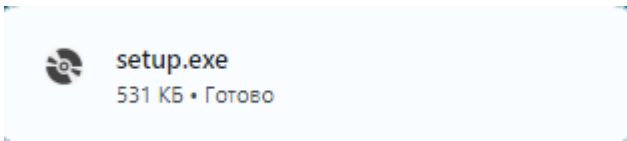


4. Натисніть на кнопку "**Докладніше**"

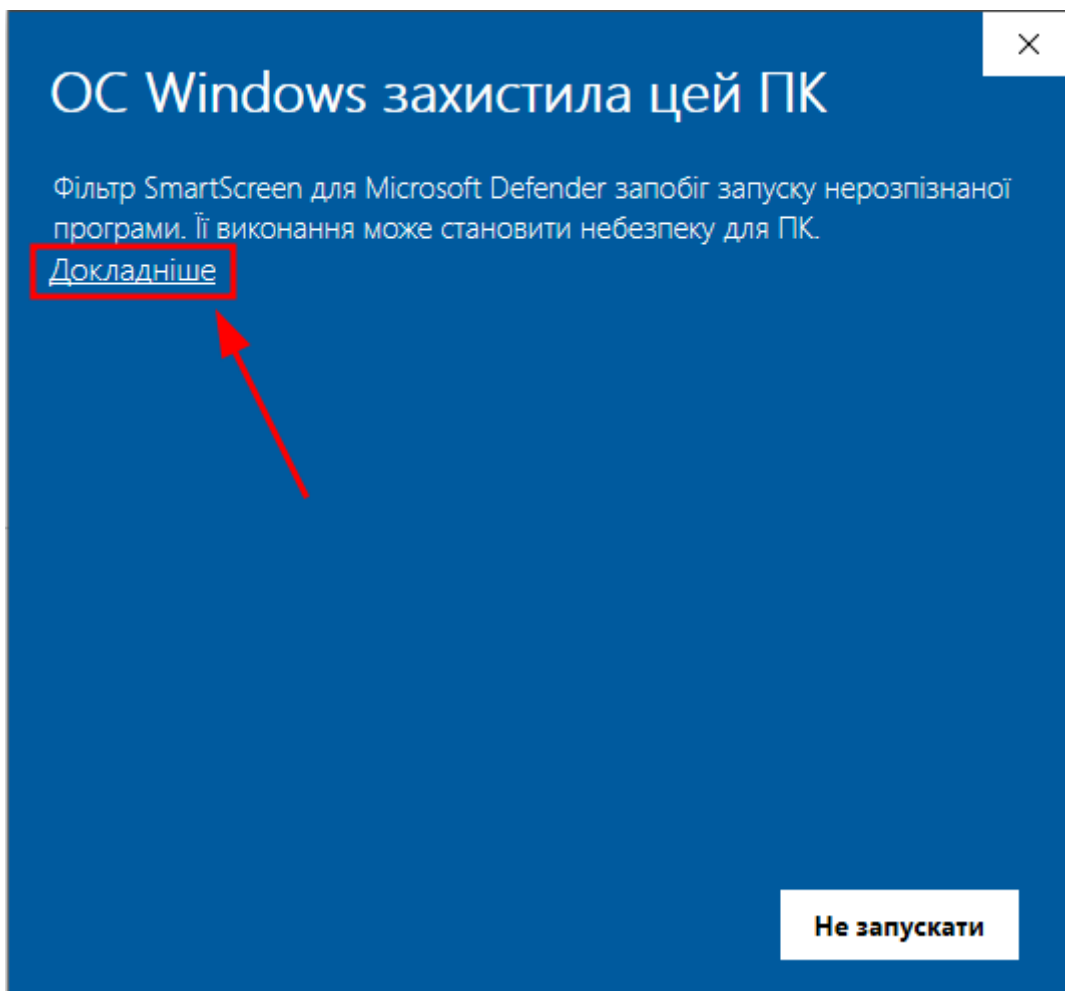


5. Натисніть на кнопку "**Виконати**"

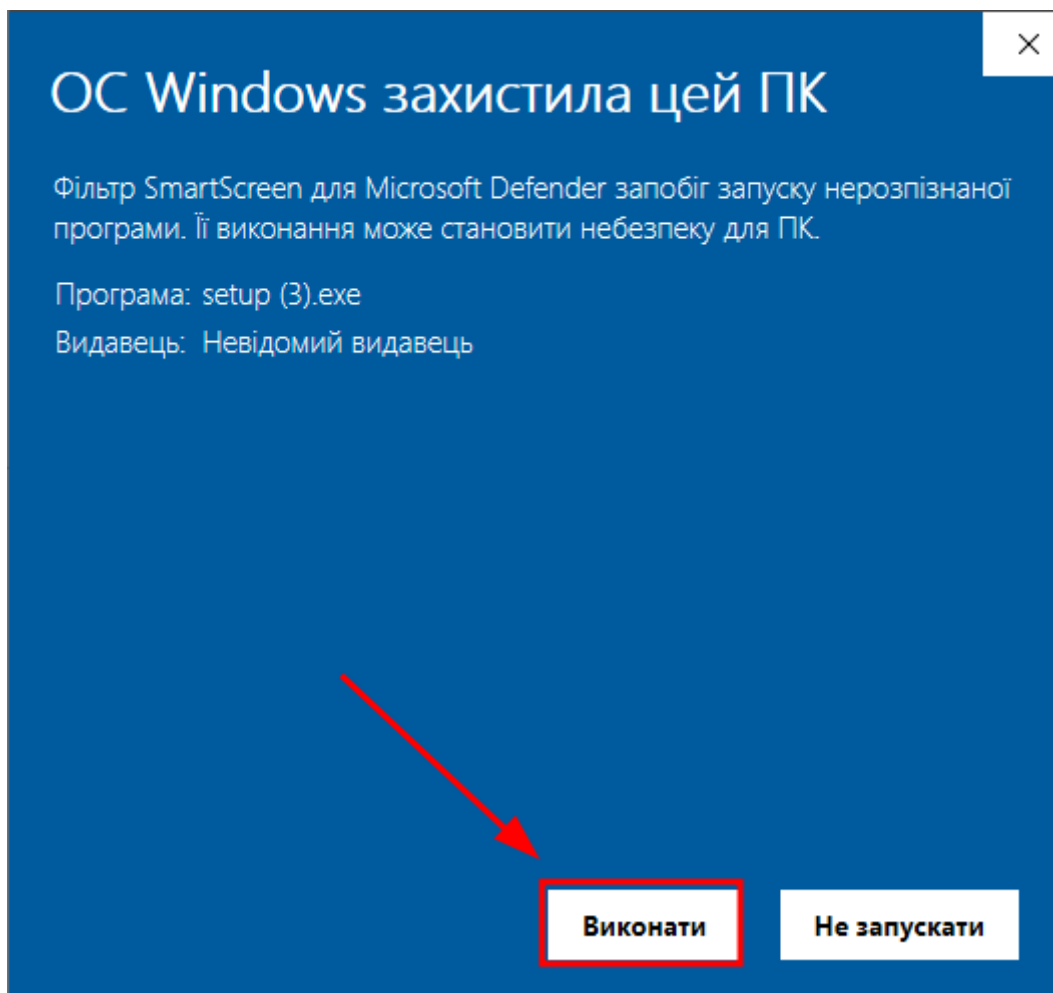


6. При відображенні наступного вікна в ньому натисніть на кнопку «**Install**»

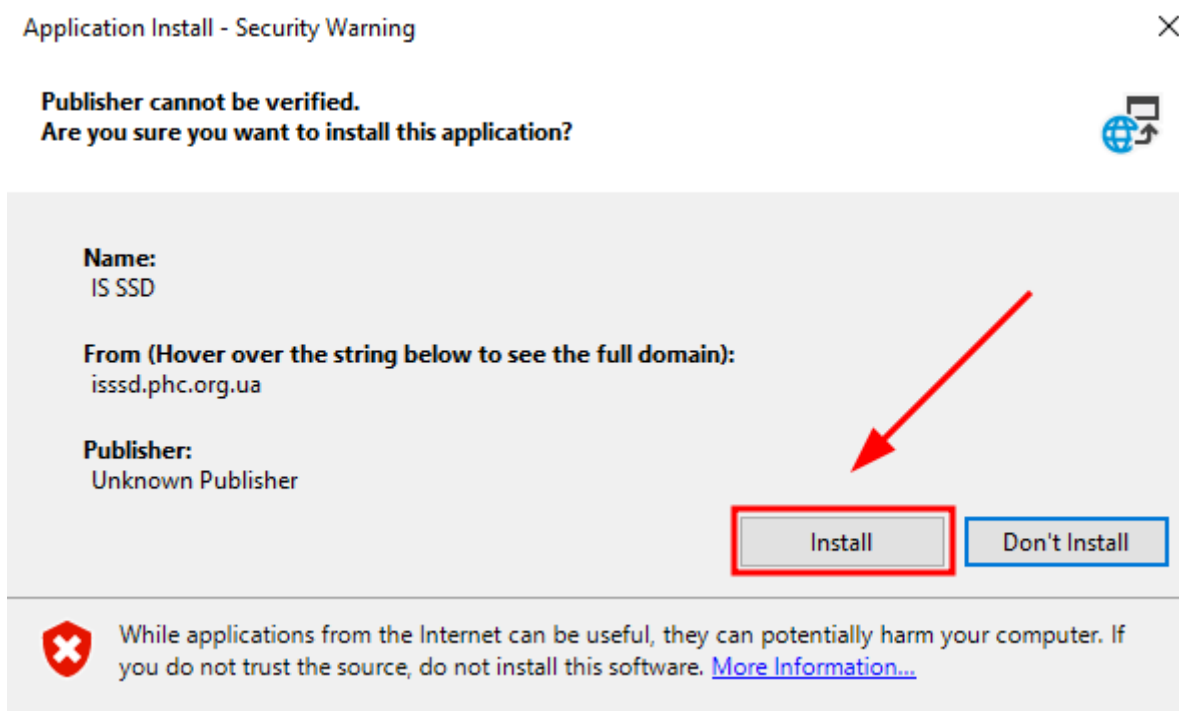

7. Очікуйте на завантаження системи

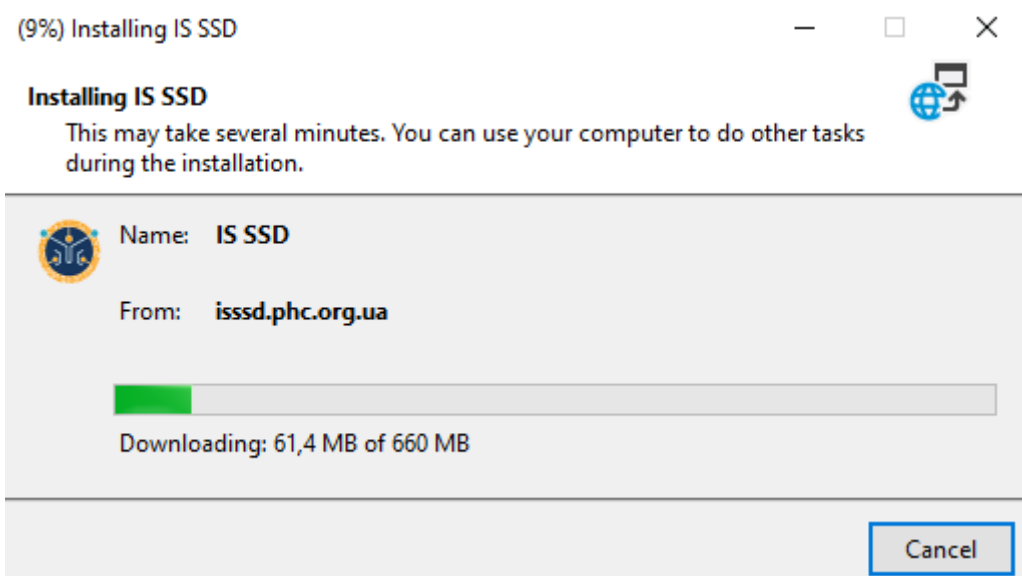

8. У вікні для входу в систему слід ввести свої дані для авторизації та натиснути кнопку **"Увійти"**.

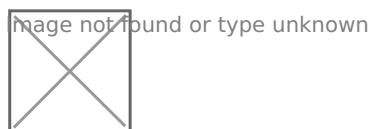

Версія #1

Урденко Маргарита створив 14 жовтень 2024 06:05:52

Урденко Маргарита оновив 14 жовтень 2024 06:18:14