


Контроль якості та карта Леві-Дженінгса

Для доступу роботи з карткою контролю якості потрібно відкрити модуль "**АРМ Лаборанта**" та обрати реєстр "**Контроль якості**". В реєстрі відображаються всі картки "**Контроль якості**" створені організацією.

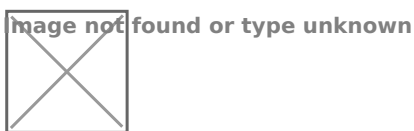

Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку "**Створити**" та в створені формі заповнити необхідні поля.




Після вибору "**Приладу**" нижній блок "**Показники**" автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі "**Показники**" по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.



Внесення результатів та Карта Леві-Дженінгса

Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку "**Контролю якості**" та натиснути на вкладку "**Карта Леві-Дженінгса**".

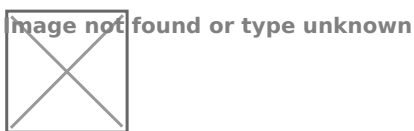

Картка складається з трьох блоків:

- 1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"**(1)**;
 - 2. Графік для карти Леві-Дженінгза**(2)**;
 - 3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза**(3)** з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.
- Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.



Вручну вносити результати контролю якості можна:

- 1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта **"Показник контролю якості"**. Заповніть поля **"Дата"** та **"Значення"**, а потім натисніть **"Ок"**. Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку **"Прийнято"**. За потреби вкажіть причину.



- 2. Скориставшись дією **"Додати списком"** та в сформовані таблиці внести результат по декількох показниках одразу.

