


????????? ??????? ?? ??????
????-??????????

Для доступу роботи з картою контролю якості потрібно відкрити модуль "**АРМ Лаборанта**" та обрати реєстр "**Контроль якості**". В реєстрі відображаються всі картки "**Контроль якості**" створені організацією.

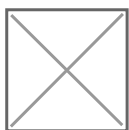

Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку "**Створити**" та в створені формі заповнити необхідні поля.




Після вибору "**Приладу**" нижній блок "**Показники**" автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі "**Показники**" по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.



????????? ?????????????? ?? ?????? ?????-????????????

Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку "**Контролю якості**" та натиснути на вкладку "**Карта Леві-Дженінгза**".

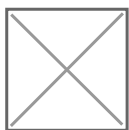

Картка складається з трьох блоків:

1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"**(1)**;
2. Графік для карти Леві-Дженінгза**(2)**;
3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза**(3)** з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.

Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.



Вручну вносити результати контролю якості можна:

1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта **"Показник контролю якості"**. Заповніть поля **"Дата"** та **"Значення"**, а потім натисніть **"Ок"**. Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку **"Прийнято"**. За потреби вкажіть причину.



2. Скориставшись дією **"Додати списком"** та в сформовані таблиці внести результат по декількох показниках одразу.



Версія #5

Урденко Маргарита створив 25 вересня 2024 13:45:59

Урденко Маргарита оновив 2 жовтня 2024 09:16:15