



# Контроль якості та карта Леві-Дженінгса


Для доступу роботи з карткою контролю якості потрібно відкрити модуль **"АРМ Лаборанта"** та обрати реєстр **"Контроль якості"**. В реєстрі відображаються всі картки **"Контроль якості"** створені організацією.

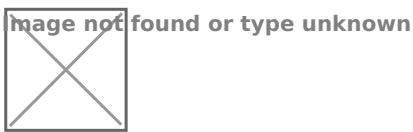

Для створення нової картки потрібно натиснути кнопку **"Створити"** та в створені формі заповнити необхідні поля.

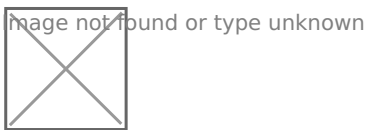


Після вибору **"Приладу"** нижній блок **"Показники"** автоматично відобразить список показників, які були раніше налаштовані для приладу, за необхідності можна додати відсутні. В блоці відображаються всі **"Показники"** по яким буде проводитись дослідження, в рамках даного контролю якості.

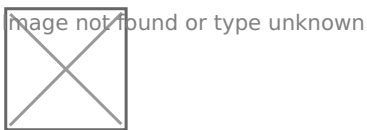

## Внесення результатів та Карта Леві-Дженінгса

**Увага!! Всі описані дії можливі тільки, якщо стан картки "В роботі".**

Для внесення результатів необхідно відкрити потрібну картку **"Контролю якості"** та натиснути на вкладку **"Карта Леві-Дженінгса"**.

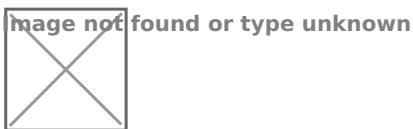

Картка складається з трьох блоків:

- 1. Інформація про "Прилад" та "Рівень контролю"(1);
  - 2. Графік для карти Леві-Дженінгза(2);
  - 3. Таблиця для карти Леві-Дженінгза(3) з можливістю вносити та редагувати раніше внесенні дані.
- Кожен показник має окрему таблицю та графік, за яким користувач може швидко візуально оцінити результат контролю якості.



Вручну вносити результати контролю якості можна:

- 1. У таблиці, поруч із графіком, двічі натисніть на пусте поле. Відкриється карта "**Показник контролю якості**". Заповніть поля "**Дата**" та "**Значення**", а потім натисніть "**Ок**". Якщо з якоїсь причини результат потрібно повторити або отриманий результат необхідно відхилити, щоб він не відображався на графіку, але залишився в системі, зніміть галочку "**Прийнято**". За потреби вкажіть причину.



- 2. Скориставшись дією "**Додати списком**" та в сформовані таблиці внести результат по декількох показниках одразу.

